




HYGIENE CONTROL COMPANY
maakt hygiëne zichtbaar

Met de ABA-dipslides en een kleine broedstuf kan deze hygiënecontrole eenvoudig en ongecompliceerd bij uw bedrijf plaatsvinden.

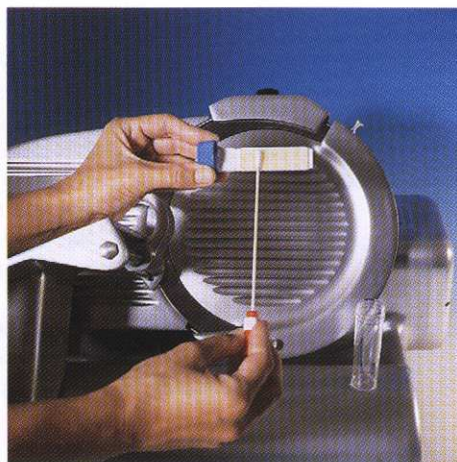

D.m.v. kontaktonderzoek


Vlakken en vaste materialen kunnen worden onderzocht door beide zijden van de dipslide op het oppervlak te drukken.

D.m.v. bestrijken

Moeilijk toegankelijke plaatsen (b.v. bij machines of apparaten) kunnen met een steriel wattenstaafje bereikt worden.

D.m.v. dompelen

Vloeibare monsters kunnen worden onderzocht door de dipslides enkele seconden in de vloeistof te dompelen.

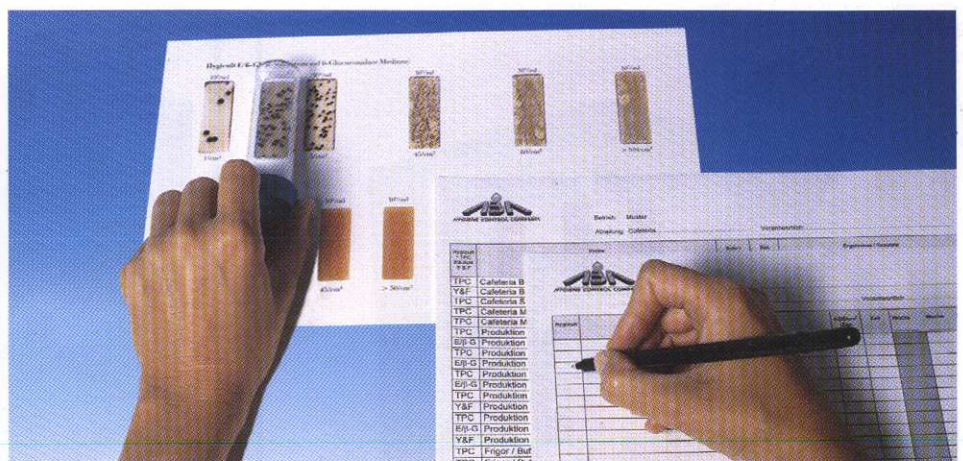

Het bebroeden (=incubatie)

De dipslide wordt in de Cultura-broedstuf geplaatst en bij 35°C bebroed. Het merendeel van de resultaten is na 24 uur af te lezen.

Het evalueren van de resultaten

De op de dipslide gegroeide kolonies (bacterie- of schimmelhaarden) worden met de modelkaarten vergeleken. Aan de hand van deze resultaten kunnen vervolgens individuele en doelgerichte beslissingen over noodzakelijke hygiënemaatregelen worden genomen.

Het notuleren van de resultaten

De resultaten van elke test moeten systematisch genoteerd worden. Daartoe kunt u een speciaal notulenblad krijgen, waarmee u een goed overzicht krijgt.